

Rely+On™ Virkon™


Breed spectrum virucide
desinfectiemiddel

Hoe maak je een gebruiksklare oplossing van Rely+On™ Virkon™

Het maken van een 500ml 1:100 oplossing met een 5g tablet óf 5g sachet Rely+On™ Virkon™


STAP 1

Draag voldoende beschermende kleding bij de bereiding én bij gebruik van Rely+On™ Virkon™

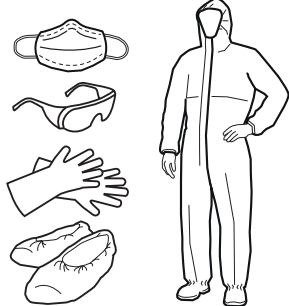

STAP 2

Vul een 500ml sprayfles met lauwwarm water

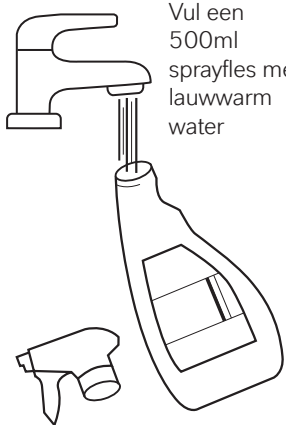


STAP 3

Voeg 1 tablet óf een 5g sachet Rely+On™ Virkon™ toe en laat deze volledig oplossen



STAP 4


De Rely+On™ Virkon™ oplossing is nu klaar voor gebruik

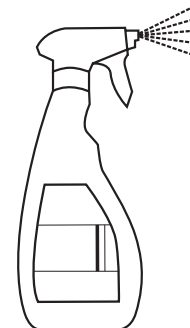

Het maken van een 500ml 1:100 oplossing met Rely+On™ Virkon™ poeder


STAP 1

Draag voldoende beschermende kleding bij de bereiding én bij gebruik van Rely+On™ Virkon™

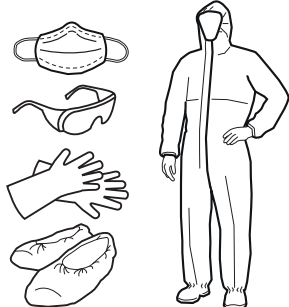

STAP 2

Vul een 500ml sprayfles met lauwwarm water

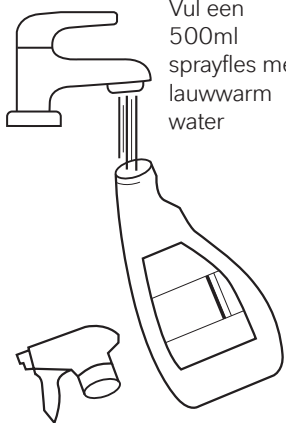

STAP 3

Weeg 5 gram Rely+On™ Virkon™ poeder af



STAP 4

Voeg de 5 gram Rely+On™ Virkon™ toe en laat deze volledig oplossen



Een Rely+On™ Virkon™ oplossing aanbrengen met een sprayfles


STAP 1

Spray de Rely+On™ Virkon™ oplossing op het te desinfecteren oppervlak



STAP 2

Laat minimaal 10 minuten inweken

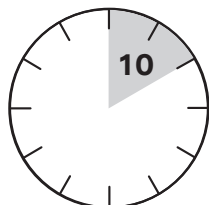

STAP 3

Spoel alle oppervlakken na met schoon water



STAP 4


Droog alle oppervlakken vervolgens met een schone doek



Het maken van een 1:100 oplossing met Rely+On™ Virkon™ poeder


STAP 1

Draag voldoende beschermende kleding bij de bereiding én bij gebruik van Rely+On™ Virkon™

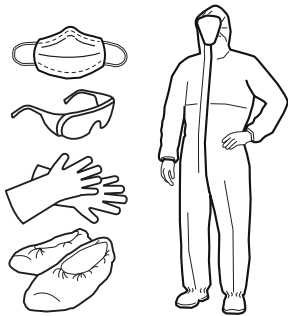


STAP 2

Vul een geschikte ontsmettingsbak met het benodigde volume (bijv. 5 liter) lauwwarm water

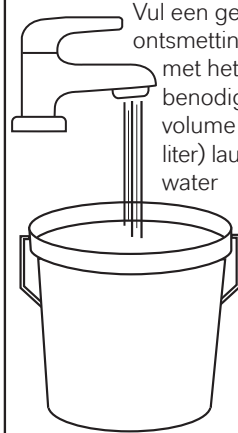


STAP 3

Weeg voor elke liter water, 10 gram Rely+On™ Virkon™ poeder af

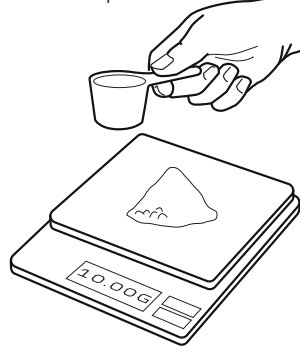

STAP 4

Voeg het Rely+On™ Virkon™ poeder toe in het water en laat deze volledig oplossen. De Rely+On™ Virkon™ oplossing is nu klaar voor gebruik

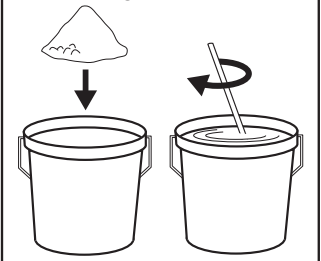

Een Rely+On™ Virkon™ oplossing aanbrengen


STAP 1

Breng de Rely+On™ Virkon™ oplossing aan met behulp van een dweil en emmer om grote vloeroppervlakken te ontsmetten




STAP 2

Gebruik een emmer en een spons of doek om de Rely+On™ Virkon™ oplossing aan te brengen op muren, deuren en andere grote oppervlakken

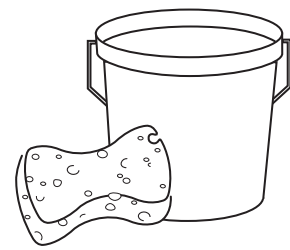

STAP 3

Laat minstens 10 minuten inweken

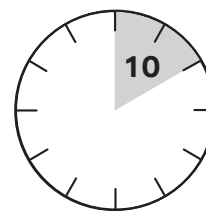

STAP 4

Spoel alle oppervlakken na met schoon water bij twijfel aan materiële compatibiliteit



* Niet geschikt voor desinfectie van medische hulpmiddelen

** Gebruikers moeten vóór gebruik altijd controleren op compatibiliteit met gevoelige materialen. Niet gebruiken op zachte metalen zoals messing of koper. Niet aanbevolen voor gebruik op stoffering, textiel of tapijten.

Het gespecificeerde gebruik en geregistreerde claims kunnen per land verschillen. Neem contact op met LANXESS om landspecifiek goedgekeurd gebruik te verifiëren.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

LANXESS
Energizing Chemistry

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk CO10 2XD,
United Kingdom

Tel: +44(0)1787 377305
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

Biosecurity b.v.

Distributie België:

Biosecurity BV

+31 (0)6 5381 5336
+31 (0)6 1365 1010
info@relyonvirkon.be
relyonvirkon.be

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ en het logo van LANXESS zijn handelsmerken van LANXESS Deutschland GmbH of dochterondernemingen hiervan. Alle handelsmerken zijn geregistreerd in vele landen over de gehele wereld.